



ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



**модель
ЗОНТ 11.6 ЭМП**

**Этикетка
АВЕ 512.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии
ТС N RU Д-РУ.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

модель ЗОНТ 11.6 ЭМП	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для вытяжных зонтов к Электропечам муфельным ЭМП* “АВЕРОН” (далее - ЭМП), модель ЗОНТ 11.6 ЭМП (далее – ЗОНТ). ТО 5621-39-52331864-2015.

1.2 Предназначен для совместной работы с ЭМП 11.6, устанавливается непосредственно на корпус ЭМП и обеспечивает эффективное удаление газов.

1.4 Особенности

- локализация и отвод газов, выделяемых при эксплуатации;
- фиксация на ЭМП без инструмента;
- специальная полка позволяет хранить тигли и опоки.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более..... 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- габариты (ШхГхВ), не более..... 390×546×282 мм
- масса, не более 4 кг

2.3 Комплектность

корпус (1)	1 шт., полка (2)	1 шт.,
фланец (3) ВЕНТС ФМ 100		1 шт.,
саморез п-круг. 3,5х9,5		3 шт.,
шайба 4		3 шт.,
Этикетка АВЕ 512.000.000 ЭТ		1 шт.

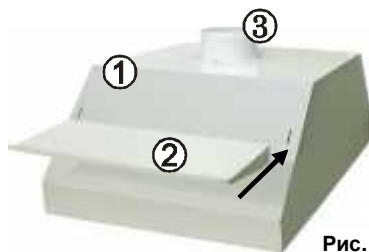


Рис. 1

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Распаковать ЗОНТ, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
- Установить фланец (3) на саморезы с шайбами из комплекта поставки.
- Установить полку (2) как показано на рис. 1.
- Установить корпус (1) в сборе на ЭМП (рис. 2)
- К фланцу (3) подсоединить внешнюю вытяжку*.



Рис. 2

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ЗОНТа от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.